

## 八通道吸液适配器

| 产品编号   | 产品名称     | 包装 |
|--------|----------|----|
| FAD008 | 八通道吸液适配器 | 1个 |

### 产品简介:

- 碧云天的八通道吸液适配器(8-Channel Tip Adapter), 用于一端和真空泵连接, 八通道端插上10微升或200微升的吸头后快速、便捷地吸除普通96孔板和96孔深孔板(FPT033/ FPT033)内液体的装置。可以用于96孔板中细胞培养、ELISA、免疫染色等各种需要吸除液体的情况。也可以配合碧云天的96孔磁分离架(FMS096)使用, 以用于磁珠纯化时的液体吸除。
- 本产品采用无缝SLA(Stereolithography Apparatus)技术3D打印而成, 内部管道清晰通畅, 不易阻塞。手感轻巧, 手持操作吸除液体非常便捷。
- 本产品设计独特, 兼容10微升及200微升的吸头。
- 本产品如图1所示。八通道吸液适配器的大头连接真空泵的软管, 吸液头装配10微升或者200微升的吸头。普通96孔板推荐使用10微升吸头, 深孔板推荐使用200微升吸头。特殊情况下, 如果有必要, 也可在200微升吸头上再套上10微升吸头。

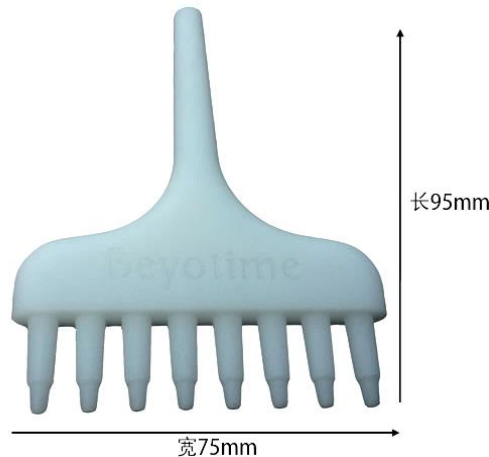


图1. 八通道吸液适配器示意图

### 包装清单:

| 产品编号   | 产品名称     | 包装 |
|--------|----------|----|
| FAD008 | 八通道吸液适配器 | 1个 |
| —      | 说明书      | 1份 |

### 保存条件:

室温保存。

### 注意事项:

- 装配吸头时, 请确认吸头和八通道吸液适配器紧密贴合, 以免有空隙影响吸液; 吸液完毕后, 请手动去除吸头。
- 吸液前请手动调节真空泵, 使吸力适中。
- 使用完毕后, 在清水中吸10秒, 以清洗适配器内残留的液体。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品:

| 产品编号   | 产品名称              | 包装 |
|--------|-------------------|----|
| FAD008 | 八通道吸液适配器          | 1个 |
| FMS012 | BeyoMag™磁分离架(12孔) | 1个 |
| FMS024 | BeyoMag™磁分离架(24孔) | 1个 |
| FMS096 | BeyoMag™磁分离架(96孔) | 1个 |