

## 八通道吸液适配器(推出式)

产品编号	产品名称	包装
FAD009	八通道吸液适配器(推出式)	1个

### 产品简介:

- 碧云天的八通道吸液适配器(推出式) (8-Channel Tip Adapter with Ejector), 又称八爪吸液器、八道吸液器、8通道吸液器、8通道多联装置等, 用于一端与真空泵等真空设备连接, 另一端即八通道末端插上200微升的吸头后即可快速、便捷地吸除96孔板或96孔深孔板内液体并一键推出并去除吸头的装置。本产品可以用于96孔板中细胞培养、ELISA、免疫染色等各种需要吸除液体的情况, 也可以配合碧云天的96孔磁分离架(FMS081/FMS085/FMS096)使用, 以用于磁珠纯化时的液体吸除, 推荐与BeyoVac™小型充电式真空吸液器(E6712)搭配使用。
- 本产品内部管道清晰通畅, 不易阻塞, 手感轻巧, 手持操作吸除液体十分便捷。
- 本产品设计独特、使用方便, 为推出式, 向下按压即可一键快速去除吸头, 无需逐个手动去除吸头。
- 本产品如图1所示。八通道吸液适配器(推出式)的单头连接真空泵的吸液管, 八通道吸液头装配200微升的吸头。特殊情况下, 如果有必要, 也可以在200微升吸头上再套上10微升吸头。



图1. 八通道吸液适配器(推出式)示意图。参考图中样式, 高度为68mm, 宽度为75mm。

- 碧云天八通道吸液适配器(推出式)的主要参数参见下表:

产品编号	FAD009
产品名称	八通道吸液适配器(推出式)
英文名称	8-Channel Tip Adapter with Ejector
适配吸头(Adapted tips)	200 $\mu$ l
材料(Material)	Plastic and stainless steel
用途(Application)	Absorb liquid
尺寸(Dimensions)	68 $\times$ 75mm (H $\times$ W)

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
FAD009	八通道吸液适配器(推出式)	1个
—	说明书	1份

### 保存条件:

常温保存, 长期有效。

### 注意事项:

- 装配吸头时，请确保吸头与八通道吸液适配器(推出式)紧密贴合，以免有空隙影响吸液；吸液完毕后，向下按压即可去除吸头。
- 吸液前请调节真空泵，使吸力适中。
- 使用完毕后，在清水中吸液10秒，以清洗八通道吸液适配器(推出式)内残留的液体。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 相关产品：

产品编号	产品名称	包装
E6712	BeyoVac™小型充电式真空吸液器	1套
FAD008	八通道吸液适配器	1个
FAD009	八通道吸液适配器(推出式)	1个
FMS081	BeyoMag™磁分离架(96孔, PCR板, 蓝)	1个
FMS085	BeyoMag™磁分离架(96孔, 平底板, 蓝)	1个
FMS096	BeyoMag™磁分离架(96孔)	1个

Version 2023.03.30