



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-168-3301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

非变性非还原性蛋白上样缓冲液(5X)

产品编号	产品名称	包装
P0016N	非变性非还原性蛋白上样缓冲液(5X)	2ml

产品简介:

- 非变性非还原性蛋白上样缓冲液(Native Gel Sample Loading Buffer, 5X), 是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。
- 本产品中不含SDS等变性试剂, 也不含DTT、巯基乙醇等还原性试剂。
- 可以用于常规的非变性非还原性聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)蛋白样品的上样。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0016N	非变性非还原性蛋白上样缓冲液(5X)	1ml/管, 共2管
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 至少一年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 按照每4微升蛋白样品加入1微升蛋白上样缓冲液(5X)的比例, 混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(5X)。直接上样到PAGE胶加样孔内即可。
2. 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

Version 2016.12.02