



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订货热线: 400-168-3301或800-8283301

订货e-mail: order@beyotime.com

技术咨询: info@beyotime.com

网址: <http://www.beyotime.com>

## Western半干法转膜液

产品编号	产品名称	包装
P0021C	Western半干法转膜液	1L

### 产品简介:

- 碧云天生产的Western半干转膜液(Western Semi-dry Transfer Buffer)可以用于Western时半干法电转膜。
- 本Western半干法转膜液是一种安全无毒的转膜液, 没有使用剧毒的甲醇, 也没有使用其它的有毒试剂。
- 配制Western 半干法转膜液的方法非常便捷, 不需要调节pH值。
- 本Western转膜液共1瓶, 可以配制1升Western半干转膜液。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0021C	Western半干法转膜液(粉剂)	1瓶
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存, 两年有效。

### 注意事项:

- 配制好的半干法转膜液可室温或4°C保存。配制好的半干法转膜液长期存放后, 如果颜色变成浅棕色或黄褐色, 应丢弃。
- 需使用分析纯级别的乙醇或纯度更高的乙醇。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

1. 取一瓶可以配制1升Western转膜液的粉剂, 倒入到一洁净的烧杯中, 加入蒸馏水到约700毫升, 溶解。
2. 加入200毫升无水乙醇或210毫升95%乙醇, 混匀。
3. 在量筒中用蒸馏水定容到1升。混匀后即可使用, 无需调节pH值。没有用完的转膜液可室温或4°C保存, 通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时, 应该丢弃。
4. 详细的Western操作可以参考我们的相关网页: <http://www.beyotime.com/support/western.htm>。

Version 2016.12.05