



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

BeyoWB™ BeyoECL

产品编号	产品名称	包装
P0955S	BeyoWB™ BeyoECL	100ml
P0955M	BeyoWB™ BeyoECL	500ml

产品简介:

- 碧云天生产的BeyoWB™ BeyoECL化学发光试剂主要配套用于BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒系列产品(P0001/P0956/P0958)的化学发光检测。本产品具有灵敏度高、背景低、发光时间长,成像效果优,和BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒系列产品匹配度高等优点。
- 按照每次需要1ml BeyoWB™ BeyoECL工作液计算,本产品小包装和中包装分别可以进行100次和500次的BeyoWB™ 30分钟Western检测的化学发光。
- 本产品也可用于常规Western的化学发光检测。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0955S-1	BeyoWB™ BeyoECL A液	50ml
P0955S-2	BeyoWB™ BeyoECL B液	50ml
-	说明书	1份

产品编号	产品名称	包装
P0955M-1	BeyoWB™ BeyoECL A液	250ml
P0955M-2	BeyoWB™ BeyoECL B液	250ml
-	说明书	1份

保存条件:

4°C避光保存,一年有效。37°C避光保存,两周内有效。如果长期不用,可以-20°C避光保存,这样可以保存更长时间。

注意事项:

- BeyoWB™ BeyoECL A液和B液在吸取过程中必须更换枪头, A液和B液相互污染后会导致A液或B液逐渐失效,影响后续的使用效果。
- 各溶液使用后,请盖紧瓶盖,以防失效。特别是B液,含有氧化剂,比较容易被还原而失效。
- BeyoWB™ BeyoECL的化学发光持续时间很长,但开始反应后的20-30分钟内化学发光更强一些,随后化学发光会逐渐减弱,因此请注意充分利用这化学发光较强的30分钟进行压片或成像。
- BeyoWB™ BeyoECL A液和B液均对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 本产品的使用请参考BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(P0001)、BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)(P0956)及BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)(P0958)的相关实验步骤进行。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0946	BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L)	200µl/1ml
P0948	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200µl/1ml
P0950	BeyoWB™封闭液	100ml/500ml
P0951	BeyoWB™抗体稀释液	100ml/500ml
P0952-500ml	BeyoWB™洗涤液	500ml

P0953-100ml	BeyoWB™洗涤液(10X)	100ml
P0955	BeyoWB™ BeyoECL	100ml/500ml
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	6-15次/30-75次
P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	6-15次/30-75次

Version 2024.11.26