



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X)

产品编号	产品名称	包装
P0967-100ml	BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X)	100ml
P0967-500ml	BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X)	500ml

产品简介:

- 碧云天生产的BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X) (BeyoWB™ SDS-PAGE Rapid Electrophoresis Buffer for Tris-Gly, 20X)是一种用于Tris-Gly缓冲系统的SDS-PAGE快速电泳缓冲液, 并且可以和BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)配套使用。
- 本产品可以在180V恒压电泳, 约25分钟即可完成SDS-PAGE蛋白电泳, 并获得蛋白条带非常锐利的良好电泳效果, 在电泳时不会导致电泳液温度的明显升高。和传统的SDS-PAGE电泳液相比, 本产品可以大幅加快电泳速度, 缩短电泳时间。
- 本产品为20倍浓缩(20X)溶液, 使用前需要用水稀释至1X。
- 本产品主要配套用于BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)中蛋白样品的快速电泳。
- 按照每次电泳需要BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(1X) 500ml (每次两块胶同时电泳)计算, 本产品每100ml可以进行4次(每次两块胶)BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测中蛋白样品的快速电泳。
- 本产品也可用于常规电泳。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0967-100ml	BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X)	100ml
P0967-500ml	BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X)	500ml
-	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 一年有效。

注意事项:

- 配制好的电泳液放置时间不宜超过两周。如果出现变色或沉淀请重新配制新鲜电泳液。
- 本产品为高浓度浓缩液, 低温放置或者气温较低时运输很可能会出现沉淀, 通常室温磁力搅拌约10-30分钟或温水浴适当孵育可以使沉淀完全溶解。
- 回收的电泳液可以作为外槽电泳液重复使用1-2次, 但为了取得最佳电泳效果, 应使用没有使用过的电泳液。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 请参考BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)说明书中相关实验步骤进行。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0002	BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0946	BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L)	200µl/1ml
P0948	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200µl/1ml
P0950	BeyoWB™ 封闭液	100ml/500ml
P0951	BeyoWB™ 抗体稀释液	100ml/500ml
P0952-500ml	BeyoWB™ 洗涤液	500ml
P0953-100ml	BeyoWB™ 洗涤液(10X)	100ml
P0955	BeyoWB™ BeyoECL	100ml/500ml
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	6-15次/30-75次

P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	6-15次/30-75次
P0963	BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味)	2ml/15ml
P0965	BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm)	20张/100张
P0966	BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸)	20片/100片
P0967	BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X)	100ml/500ml
P0968	BeyoWB™转膜液(10X)	500ml/4×500ml
P0970	Actin超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0971	GAPDH超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0972	Tubulin超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0981	Flag标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0982	HA标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0983	Myc标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0984	His标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0985S	His标签蛋白(C-Terminal)超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0986	GFP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0987S	GST标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0988S	V5标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0990S	MBP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0992S	StrepII标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0997S	AVI标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0025N	Western一抗二抗去除液(中性)	250ml

Version 2024.12.12