

# Away系列产品

## Away系列产品



### 产品特点 | FEATURES

- 无需混和，即用型更方便；
- 全新原创，超高性价比；
- 产品均经严格测试，轻轻一喷，全面清除核酸酶和核酸污染。

### 产品效果 | PRODUCT APPLICATION

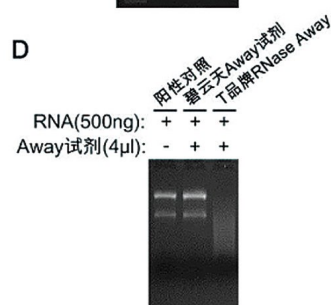
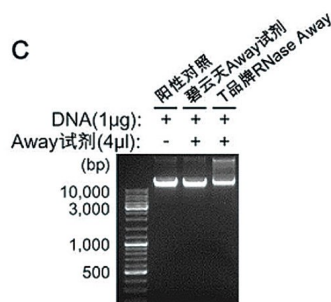
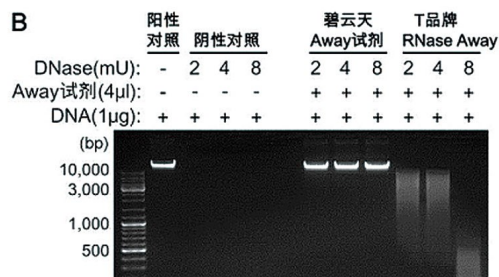
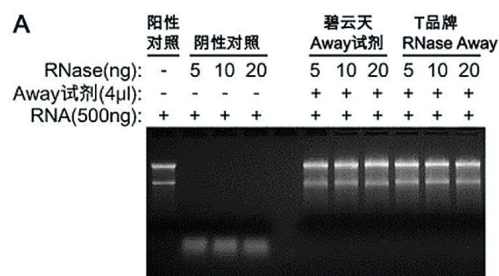


图1. RNase and DNase Away与T品牌同类产品对RNase、DNase、DNA和RNA的作用效果对比。A图为对RNase的清除效果；B图为对DNase的清除效果；C图为对DNA的作用效果；D图为对RNA的作用效果。

图2. RNase, DNase and DNA Away与T品牌同类产品对RNase、DNase、DNA和RNA的作用效果对比。A图为对RNase的清除效果；B图为对DNase的清除效果；C图为对DNA的作用效果；D图为对RNA的作用效果。注：RNase, DNase and DNA Away (R0125)是在RNase and DNase Away (R0123)清除RNase和DNase组分的基础上增加了清除DNA的组分，为排除RNase, DNase and DNA Away本身对DNA与RNA的干扰因素，A图对RNase的清除效果，B图对DNase的清除效果都是直接使用RNase and DNase Away (R0123)进行验证的。


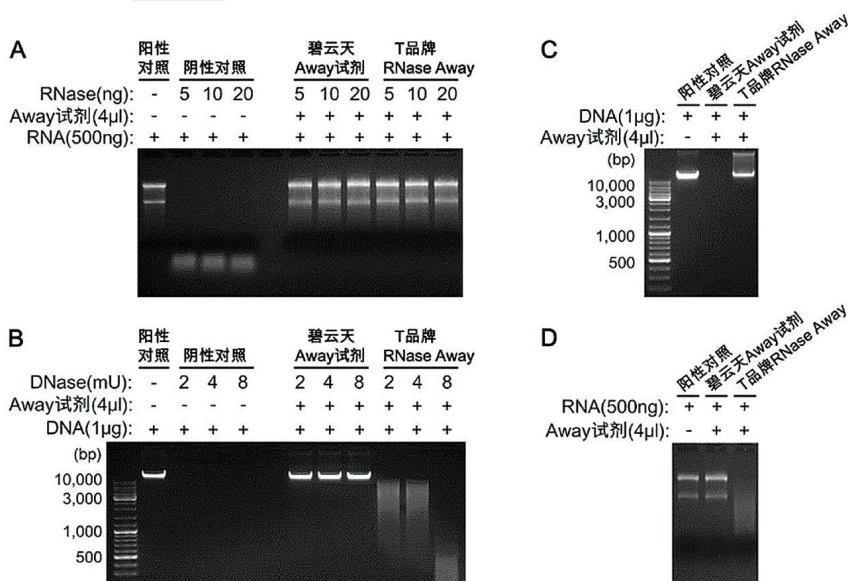


图3. RNase, DNase, RNA and DNA Away与T品牌同类产品对RNase、DNase、DNA和RNA的作用效果对比。A图为对RNase的清除效果；B图为对DNase的清除效果；C图为对DNA的作用效果；D图为对RNA的作用效果。注：RNase, DNase, RNA and DNA Away (R0127)是在RNase, DNase and DNA Away (R0125)清除RNase、DNase和DNA组分的基础上增加了不影响已有效果的清除RNA的组分，为排除RNase, DNase, RNA and DNA Away本身对DNA与RNA的干扰因素，A-C图的效果都是直接利用RNase and DNase Away (R0123)或RNase, DNase and DNA Away (R0125)进行验证的。

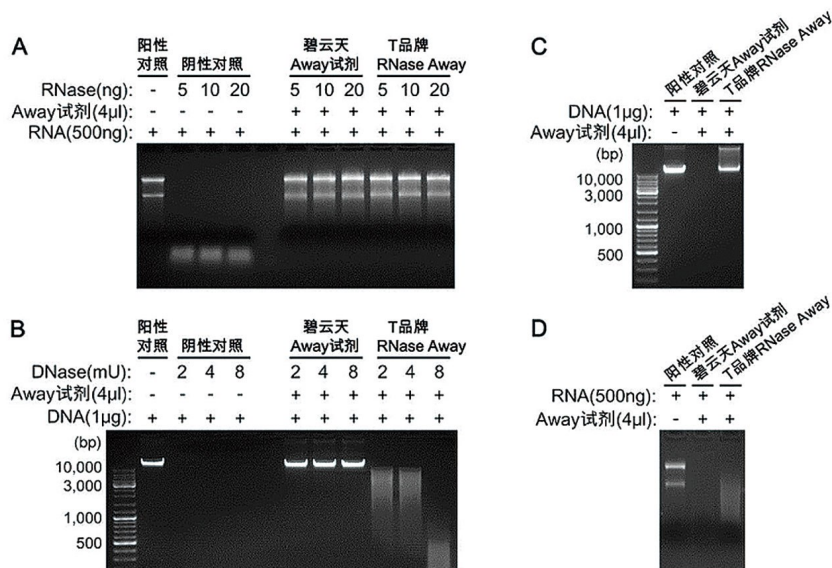

## 选购指南 | SELECTION GUIDE

| 产品编号 | R0123                           | R0125                                                 | R0127                                                           |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | RNase and DNase Away            | RNase, DNase and DNA Away                             | RNase, DNase, RNA and DNA Away                                  |
| 中文名  | RNase与DNase清除试剂，也称核酸酶清除试剂       | RNase、DNase与DNA清除试剂，也称核酸酶与DNA清除试剂                     | RNase、DNase、RNA与DNA清除试剂，也称核酸酶与核酸清除试剂                            |
| 产品包装 | 250ml                           | 250ml                                                 | 250ml                                                           |
| 作用   | 清除RNase和DNase，不影响RNA和DNA        | 清除RNase、DNase和DNA，不影响RNA                              | 清除RNase、DNase、RNA和DNA                                           |
| 操作要求 | 比较简单，须防止污染实验中使用的商业化的RNase和DNase | 须认真仔细操作，防止污染DNA样品和实验中使用的商业化的RNase和DNase               | 须认真仔细操作，防止污染DNA和RNA样品，以及实验中使用的商业化的RNase和DNase                   |
| 推荐用途 | 各种常规DNA和RNA操作，有助于防止DNA和RNA样品的降解 | qPCR操作等，不仅有助于防止DNA和RNA样品的降解，特别有助于清除环境中污染的DNA对于qPCR的干扰 | qPCR及一些对于RNA污染也必须严格控制的操作。不仅有助于防止DNA和RNA样品的降解，而且能清除环境中DNA和RNA的污染 |
| 安全性  | 无毒性、无腐蚀性                        | 无毒性、略有腐蚀性                                             | 无毒性、略有腐蚀性                                                       |

## 产品信息 | PRODUCT INFORMATION

| 产品编号  | 产品名称                           | 产品包装  |
|-------|--------------------------------|-------|
| R0123 | RNase and DNase Away           | 250ml |
| R0125 | RNase, DNase and DNA Away      | 250ml |
| R0217 | RNase, DNase, RNA and DNA Away | 250ml |

## 上海碧云天生物技术有限公司 | Beyotime Biotech Inc

· 地址: 上海市松江区新飞路1500弄松江科技创业中心5号/30号/68号楼  
 · 邮编: 201611  
 · Email: info@beyotime.com  
 · 热线: 400-1683301或800-8283301  
 · 网站: www.beyotime.com



## 订货方式 | Quick Order



400-1683301或800-8283301



4001683301



order@beyotime.com



www.beyotime.com